

(new)超簡易新型鑄膠器 for Hoefer 及 BIO-RAD 系統

特點：


★鑄膠器堅固耐用，品質穩定。鑄膠方式快速方便。

★百分之百保證絕不漏膠並能延長玻璃使用壽命。

(即使玻璃破損在 2mm 以內依然可以使用)。



產品編號: BIO-A01
(BIO-P3002)
Bio-rad 系統相容

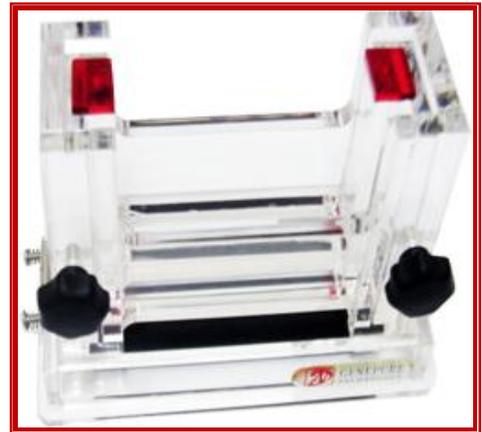

產品編號: HOESEB01
(HOE-25602)
Hoefer 系統相容


★鑄膠操作流程：



1. 組裝玻璃片組於注膠器內，並將螺絲鎖緊。




2. 對準底座上的凹痕位置，向下施力即可卡住。

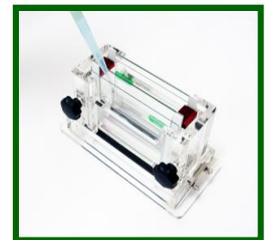


3. 注入膠體溶液，待凝固後，將水倒出。



4. 注入第二層膠體溶液並置入齒梳。

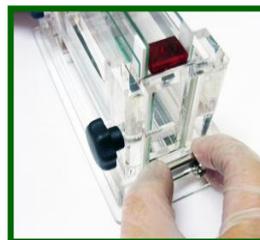

5. 待膠體凝固後，將側邊的扣片向外拉開。

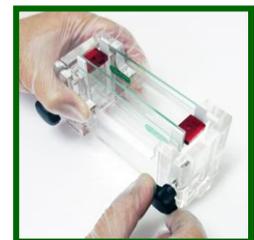

6. 鬆開螺絲取出玻璃。