

簡易型垂直電泳槽


操作流程



一.組裝玻璃片組。



二.玻片組置於鑄膠座，均勻旋轉上鈕到適當緊度。

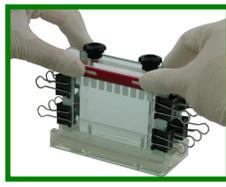

三.灌膠並置入齒梳。



四.待膠凝完全後，拔掉齒梳與長尾夾。



五.將玻片組架上電泳槽，須留意玻璃底部有無氣泡。



六.注入樣品、標準品緩衝液。進行電泳。




七.接上電源供應器進行電泳分離。



八.電泳分離完成後拔下電源接線，取下膠體玻片組。



九.以拆卸把分離玻片組，取出膠體進行染色或轉漬。

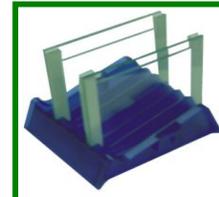

十.以清水清洗玻片、槽體及鑄膠座並晾乾。