

四向波型混合器

☆操作說明書☆

機型□OSR280

使用前請詳閱說明書



GenePure

真興實業股份有限公司

TEL:04-23806199 / 04-23806123

FAX:04-23806138

一. 電源及安裝方法:

1. 需使用 110V 60Hz 5A 電源之專用插座。
2. 地面之不平將成為振動及噪音的原因, 請將儀器安置於較穩固之平台上。

二. 速度控制:

1. 打開電源 POWER 開關, 如欲增加速度, 請將 SPEED 旋鈕向順時針方向轉動, 如欲減速, 則將 SPEED 旋鈕逆時針方向轉動。

三. 清潔方面:

1. 機身以柔軟之濕布擦拭, 再以乾布擦乾, 若有較髒的污點, 請使用中性洗劑擦洗, 再以清水將洗劑完全洗清。
2. 請勿使用任何溶解液擦拭不銹鋼部份以免生銹。

四. 振盪器不轉:

1. 檢查保險絲是否燒毀。
2. 檢查開關是否故障(指示燈不亮)。
3. 檢查螺絲是否鬆脫, 使得連桿卡住。
4. 檢查皮帶是否脫落或斷掉。
4. 檢查偏心座是否生銹咬死不轉。
5. 檢查馬達控制器是否故障。



五. 注意事項:

1. 使用前注意電壓是否正確, 需使用 110V 60Hz 5A 電源之專用插座。
2. 不可使用於有侵蝕性之藥品或液體等之環境上。
3. 實驗物品需平均置放於振盪盤上且必須由中央往外放置。
4. 實驗物品尚未放置穩固時請勿起動電源。
5. 振盪器轉動時請勿以手觸及振盪盤或盤上任何東西, 以免受傷。
6. 如有實驗藥品或液體侵倒時需儘快擦拭乾淨, 避免藥品或液體掉入或流入機體內, 影響儀器之壽命。

六. 保固事項:

1. 本機於正常使用下故障一年內免費保養換新, 第二年酌收材料費用。
2. 天災或人為因素造成損壞者, 不屬保固範圍。
3. 如有異狀、故障或不會操作時, 請即刻通知本公司或經銷商前往處理。

七. 規格及應用範圍:

1. 混合速度: 0~40 rpm
2. 混合角度: 30°
3. 盤面大小: W320 x D220 mm
4. 操作溫度: 0~50°C
5. 最大負載: 2 kg

★應用範圍: Genomic DNA 萃取、染色 & 退染
抗原抗體反應...etc.

八. 特色:

★結合四種運動模式, 讓樣品像在船上隨波混合效果完全, 絕無死角。